

TABLEWORX

For Detail assembly scan here
 Scanner ici pour l'assemblage détaillé
 Para ver instrucciones detalladas sobre el montaje, haga el escaneo aquí.

Mobile Unit / Unité mobile / Unidad móvil



Stationary Unit / Unité stationnaire /
 Unidad inmóvil



⚠ WARNING - TIPPING HAZARD

- ▶ Do not stand, climb, or sit on table.
- ▶ Place heavy objects on lowest shelf.
- ▶ Distribute weight as evenly as possible.
- ▶ Do not drop heavy objects on worktable or subject unit to shock such as forklifts or dollies
- ▶ Move mobile units along long axis (long direction) only (↔).
- ▶ Mobile Units: Bottom structure (solid shelf, three sided frame, H-Frame, etc.) must be on bottom groove.
- ▶ Casters should remain locked except when the cart is in motion.
- ▶ Stationary Units: Bottom structure (solid shelf, three sided frame, H-Frame, etc.) must be as low as possible (NSF requires the lowest shelf be at least 6" from the floor)
- ▶ Riser System: Counterweights **must** be installed for any unit utilizing a Riser System or any overhead accessories.
- ▶ Do not lift by any overhead or bolt-on accessory.
- ▶ Do not lift Table Unit with Work Surface holding from side flanges for shifting purpose

Failure to follow these instructions could result in personal injury or property damage.

⚠ ATTENTION - RISQUE DE BASCULEMENT

- ▶ Ne pas se tenir debout sur la table, ne pas la grimper ni s'asseoir dessus.
- ▶ Placer les objets lourds sur l'étagère la plus basse.
- ▶ Répartir le poids le plus uniformément possible.
- ▶ Ne pas laisser tomber des objets lourds sur la table de travail ou soumettre l'unité à des chocs tels que ceux causés par des chariots élévateurs ou des diables
- ▶ Déplacer les unités mobiles le long de l'axe longitudinal (direction longue) seulement (↔).
- ▶ Unités mobiles : la structure inférieure (étagère solide, cadre à trois côtés, cadre en forme de H, etc.) doit être placée dans la rainure inférieure.
- ▶ Les roulettes doivent rester verrouillées sauf lorsque le chariot est en mouvement.
- ▶ Unités stationnaires : la structure inférieure (étagère solide, cadre à trois côtés, cadre en forme de H, etc.) doit être placée aussi bas que possible (la NSF exige que l'étagère la plus basse soit placée à au moins 6 po du sol)
- ▶ Système de rehausseur : des contrepois **doivent** être installés pour toute unité utilisant un système de rehausseur ou des accessoires suspendus.
- ▶ Ne pas soulever un quelconque accessoire suspendu ou vissé.
- ▶ Ne pas soulever l'unité de table en saisissant les brides latérales de la surface de travail dans le but de la déplacer

Si ces consignes ne sont pas respectées, il pourrait s'ensuivre des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE VUELCO

- ▶ No se pare, trepe ni se siente en la mesa.
- ▶ Coloque los objetos pesados en el estante más bajo.
- ▶ Distribuya el peso con la mayor uniformidad que sea posible.
- ▶ No deje caer objetos pesados en la mesa de trabajo ni golpee la unidad con carretillas elevadoras o plataformas rodantes
- ▶ Desplace las unidades móviles únicamente por el eje largo (dirección a lo largo) (↔).
- ▶ Unidades móviles: la estructura inferior (estante sólido, marco de tres lados, marco en H, etc.) se debe colocar en la ranura inferior.
- ▶ Las ruedas deben permanecer bloqueadas, excepto cuando el carrito está en movimiento.
- ▶ Unidades inmóviles: la estructura inferior (estante sólido, marco de tres lados, marco en H, etc.) se debe colocar lo más bajo posible (NSF requiere que el estante más bajo esté, al menos, a 6" del piso)
- ▶ Sistema elevador: los contrapesos **se deben** instalar para toda unidad que utilice un sistema elevador o cualquier accesorio superior.
- ▶ No lo levante de ningún accesorio superior ni accesorio atomillable.
- ▶ No levante la mesa cuando la superficie de trabajo esté sujeta con bridas laterales para una carga estática máxima con fines de cambio

No observar estas instrucciones podría resultar en lesión personal o daño a la propiedad.

⚠ CAUTION: WEIGHT CAPACITY

650 lbs. (295kg) maximum uniformly distributed static load on the table surface.
 Overhead Accessories: Not to exceed 300 lbs (136kg) total.
 Solid Bottom Shelf: 300 lbs (136kg) maximum uniformly distributed static load per solid bottom shelf.

⚠ ATTENTION : CAPACITÉ DE POIDS

La charge maximale statique uniformément répartie sur la surface de la table est de 295 kg (650 lb).
 Accessoires suspendus : ne pas dépasser 136 kg (300 lb) au total.
 Étagère à fond solide : charge maximale statique uniformément répartie de 136 kg (300 lb) par étagère à fond solide.


⚠ PRECAUCIÓN: CAPACIDAD DE PESO

de 650 lb (295 kg) distribuida de manera uniforme en la superficie de la mesa.
 Accesorios superiores: que no excedan las 300 lb (136 kg) en total.
 Estante inferior sólido: 300 lb (136 kg) de carga estática máxima distribuida de manera uniforme por cada estante inferior sólido.


TABLEWORX — ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FOR BEST PERFORMANCE...	POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE...	PARA UN MEJOR RENDIMIENTO...
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Place tables on solid and level floors ▶ Level the unit by adjusting the leveling feet ▶ Caster maintenance should follow as described in the caster instructions for use 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Placer les tables sur un plancher solide et de niveau ▶ Régler les pieds pour mettre à niveau l'unité ▶ L'entretien des roulettes doit suivre les instructions d'utilisation des roulettes telles que décrites dans le mode d'emploi 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque las tablas en suelos sólidos y nivelados ▶ Para nivelar la unidad, ajuste las patas niveladoras ▶ Para realizar el mantenimiento de las ruedas, debe seguir las instrucciones de uso de las ruedas


WORK SURFACE / SURFACE DE TRAVAIL / SUPERFICIE DE TRABAJO

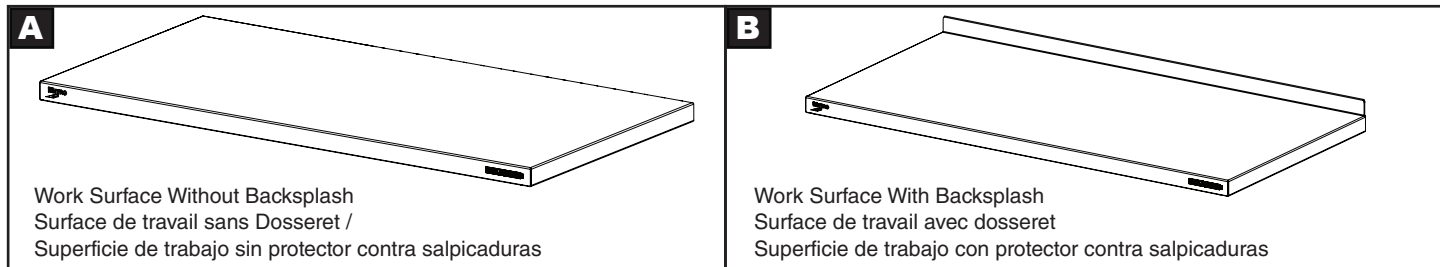

ADJUSTABLE POST MOUNT (APM) / SUPPORT DE POTEAU RÉGLABLE (APM) / SOPORTE EN POSTE AJUSTABLE (APM)

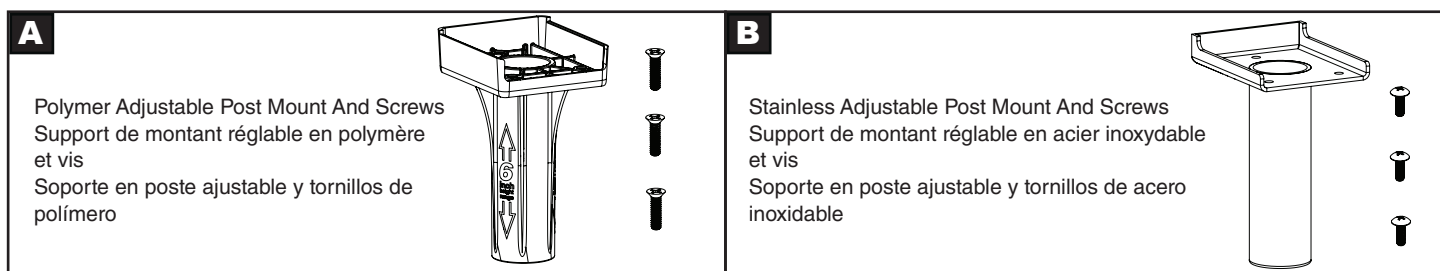

ASSEMBLY OF WORK SURFACE AND ADJUSTABLE POST MOUNT / ASSEMBLAGE D'UNE SURFACE DE TRAVAIL ET D'UN SUPPORT DE POTEAU RÉGLABLE / MONTAJE DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y SOPORTE EN POSTE AJUSTABLE

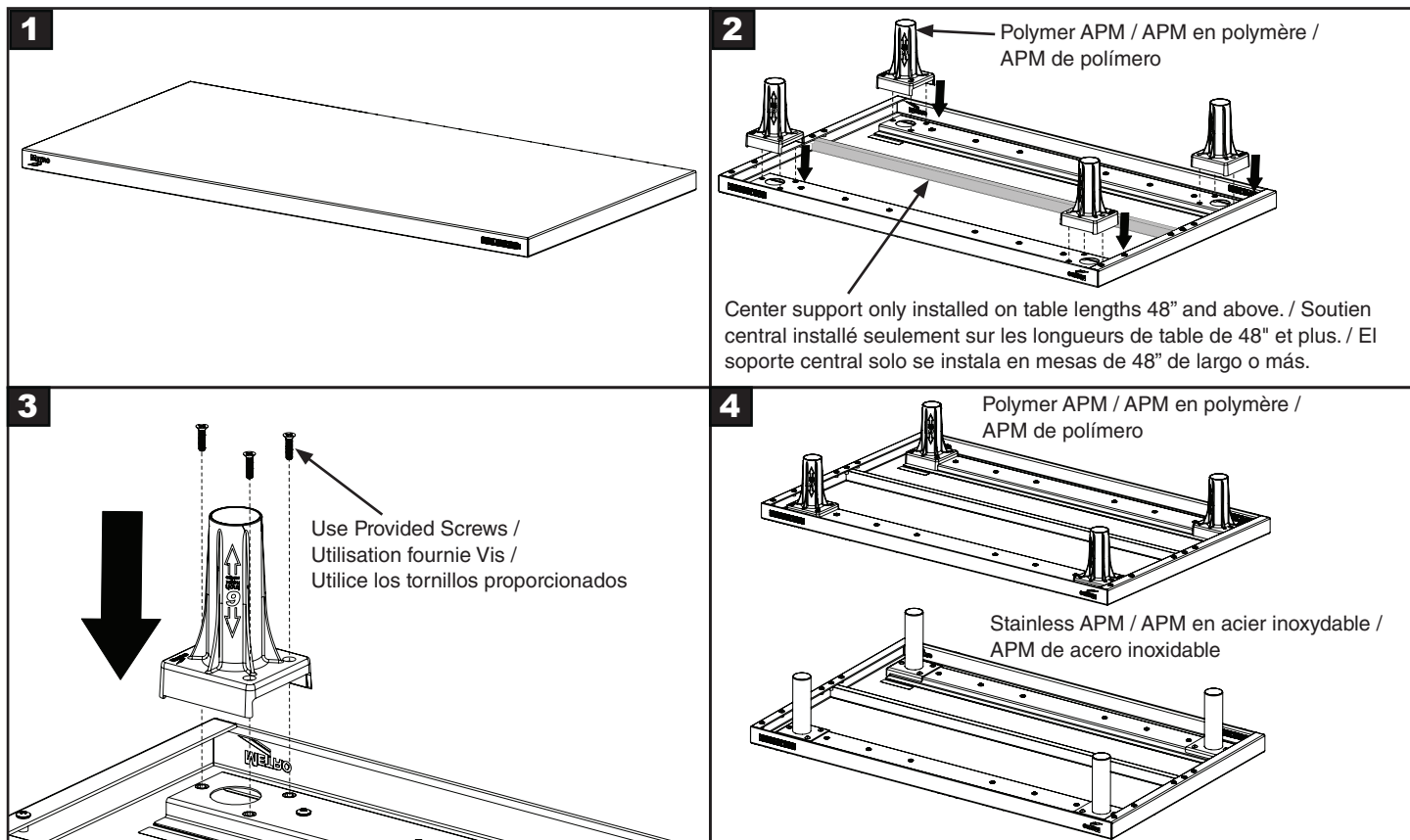

Mobile Unit / Unité mobile / Unidad móvil

1 Caster / Roulette / Rueda

Mobile Post / Mobile stationnaire / Poste móvil

2 Tighten set screw to lock caster stem and enable swivel lock/unlock
Serrer la vis de réglage pour verrouiller la tige de roulette et activer le verrouillage/déverrouillage du pivotement
Apriete el tornillo de fijación para bloquear el vástago de la rueda y permitir que el pivote se bloquee/desbloquee

3 Split Sleeve / Manchon fendu / Manga dividida

Bottom Groove / Rainure inférieure / Ranura inferior

4 Solid Shelf / Étagère solide / Estante sólido

⚠ DO NOT Step-over the Solid Shelf & Frames / NE PAS enjamber l'étagère solide et les cadres / NO pase por encima del estante sólido ni de los marcos

5

All Corners / Tous les coins / Todos los extremos

6

⚠ For products with a TableWorx Riser, refer to INSTR-TWRCNTRWT TableWorx Riser for proper installation of **required** counterweights. Scan QR code for instruction.

⚠ Pour les produits avec un rehausseur TableWorx, se reporter au mode d'emploi Rehausseur TableWorx INSTR-TWRCNTRWT pour une installation correcte de contrepois **obligatoires**. Scanner le code QR pour obtenir des instructions.

⚠ Para productos con un elevador TableWorx, consulte las instrucciones INSTR-TWRCNTRWT para elevador TableWorx para la correcta instalación de **los contrapesos** requeridos. Escanee el código QR para obtener instrucciones.

7

Work Surface / Surface De Travail / Superficie De Trabajo

39" Height / Hauteur de 39 po / Altura de 39"

38" Height / Hauteur de 38 po / Altura de 38"

34" Height / Hauteur de 34 po / Altura de 34"

35" Height / Hauteur de 35 po / Altura de 35"

36" Height / Hauteur de 36 po / Altura de 36"

37" Height / Hauteur de 37 po / Altura de 37"

8

I-Frame / Châssis en I / Armazón en I

3-Sided Frame / Châssis à trois côtés / Armazón de 3 lados

STATIONARY UNIT / UNITÉ STATIONNAIRE / UNIDAD INMÓVIL

1 Stationary Post / Montant stationnaire / Poste inmóvil

Split Sleeve / Manchon fendu / Manga dividida

2nd groove / 2^e encoche / 2^a ranura

2 **⚠ DO NOT Step-over the Solid Shelf & Frames / NE PAS enjamber l'étagère solide et les cadres / NO pase por encima del estante sólido ni de los marcos**

Solid Shelf / Étagère solide / Estante sólido

3 All Corners / Tous les coins / Todos los extremos

4 **⚠ For products with a TableWorx Riser, refer to INSTR-TWRCNTRWT TableWorx Riser for proper installation of required counterweights. Scan QR code for instruction.**

Pour les produits avec un rehausseur TableWorx, se reporter au mode d'emploi Rehausseur TableWorx INSTR-TWRCNTRWT pour une installation correcte de contreponds **obligatoires**. Scanner le code QR pour obtenir des instructions.

Para productos con un elevador TableWorx, consulte las instrucciones INSTR-TWRCNTRWT para elevador TableWorx para la correcta instalación de **los contrapesos** requeridos. Escanee el código QR para obtener instrucciones.

5 Work Surface / Surface De Travail / Superficie De Trabajo

 39" Height / Hauteur de 39 po / Altura de 39"	 38" Height / Hauteur de 38 po / Altura de 39"	 37" Height / Hauteur de 37 po / Altura de 37"
 36" Height / Hauteur de 36 po / Altura de 36"	 35" Height / Hauteur de 35 po / Altura de 35"	 34" Height / Hauteur de 34 po / Altura de 39"

6

6" (152mm) must be maintained between shelf bottom and floor for proper cleaning

Maintenir un espace de 152 mm (6") entre le bas de l'étagère et le plancher pour permettre un nettoyage correct

Debe mantenerse una separación de 152 mm (6") entre la parte inferior del estante y el suelo para facilitar la limpieza

3-Sided Frame / Châssis à trois côtés / Armazón de 3 lados

If necessary, level unit by adjusting leveling feet.

Si nécessaire, régler les pieds pour mettre à niveau l'unité.

Si es necesario, ajuste las patas niveladoras para nivelar la unidad.

I-Frame / Châssis en I / Armazón en I

* Save this document for future application, load rating and/or safety reference.
 * Conserver ce document pour une utilisation ultérieure; pour vérifier la capacité de charge et/ou la référence de sécurité.
 * Conserve este documento en caso de que lo necesite en aplicaciones futuras, especificaciones de carga y/o por consultas de seguridad.



We put space to work.

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence