

UNPACKING

Carefully remove your Scout balance and each of its components from the package. Store the packaging material to ensure safe storage and future transport.





Included Components:

- Balance
- Quick Start Guide
- Warranty Card
- Pan
- Calibration Mass (only for models up to 620g capacity)
- AC Adapter & Plug

SELECTING THE LOCATION

Place on a firm, steady surface with sufficient space. Avoid excessive air current, vibrations, heat sources, or rapid temperature changes.

PREPARATION FOR USE
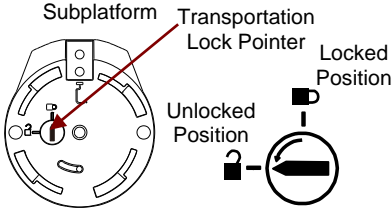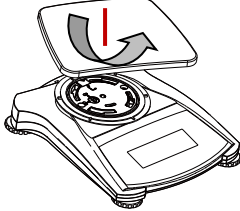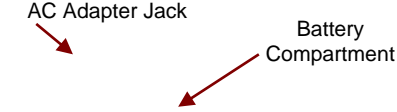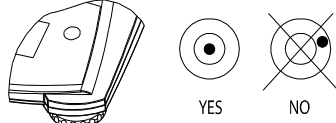
<p>Step-1</p>	<p>Release the red Transportation Lock on subplatform of the balance</p> <p>Turn the pointer 90° counter-clockwise.</p>	
<p>Step-2</p>	<p>Install the Pan</p> <p><i>Rectangular pan:</i> Place diagonally on sub-platform and rotate counter-clockwise until it locks.</p> <p><i>Round pan:</i> Set straight down on subplatform.</p>	
<p>Step-3</p>	<p>Connect Power</p> <p>Connect the AC Adapter to the balance input jack.</p> <p><i>Battery Installation</i> Install the Four "AA" (LR6) batteries (not included) with polarity as shown in the battery compartment.</p>	
<p>Step-4</p>	<p>Level the balance</p> <p>Level the balance before using by adjusting the feet until level bubble is center</p>	

SAFETY PRECAUTIONS








CAUTION: Read all safety warnings before installing, making connections, or servicing this equipment. Failure to comply with these warnings could result in personal injury and/or property damage. Retain all instructions for future reference.

- Verify that the local AC power supply voltage is within the input voltage range printed on the AC adapter's ratings label.
- Only connect the AC adapter to a compatible grounded socket.
- Position the instrument such that the AC adapter can be easily disconnected from the socket.
- Position the power cord so that it does not pose a potential obstacle or tripping hazard.
- Operate the equipment only under ambient conditions specified in the user instructions.
- Do not operate the equipment in hazardous or explosive environments.
- Disconnect the equipment from mains power before cleaning or servicing.
- Service should only be performed by authorized personnel.

CONTROLS

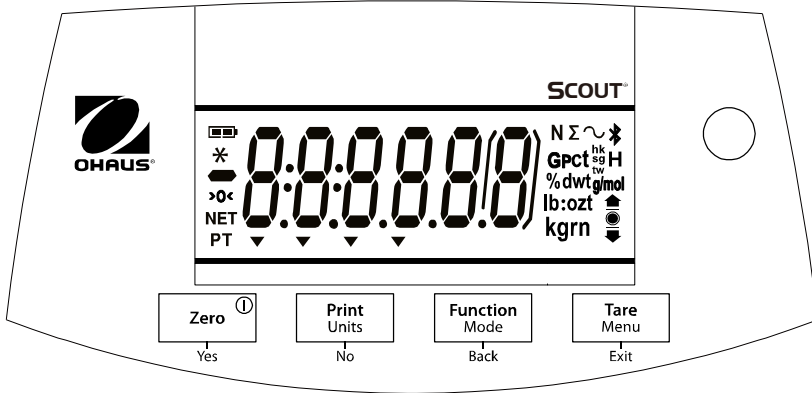- **Button Functions**

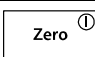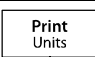

Button	 Yes	 No	 Back	 Exit
Short Press	Zero/On Turns the balance on; If balance is On, sets Zero	Print Initiates print	Function Initiates an application mode	Tare Tare
Long Press	Off Turns the balance Off	Units Changes the weighing unit	Mode Changes the application mode	Menu Enters the User menu
Short Press (Menu Function)	Yes Accepts the current setting	No Advances to the next menu or setting	Back Moves to previous menu item	Exit Exits the User menu

CALIBRATION

When the balance is operated for the first time, a span calibration is recommended to ensure accurate weighing results. With balance turned on:

Step-1	Press and hold Menu until [MEAN] (Menu) is displayed.
Step-2	Release the button, the display will show [CALL].
Step-3	Press Yes to accept. [SPAN] will then be shown.
Step-4	Press Yes to begin the span calibration. Zero reading is stored automatically.
Step-5	Place the specified span calibration mass or press No to select an alternate weight. [-C--] will be displayed while the reading is stored The display will show [done] if the calibration was successful. The balance returns to the previous application mode and is ready for use.

OPERATION & APPLICATIONS

The balance can be configured to operate in various Application modes. Press and hold **Mode** key to select your Application mode.





The Scout SPX balance incorporates the following Applications:

[WEIGH]	[Count]	[PERcnt]	[CHECK]	[total]	[Hold]
Weighing	Parts Counting	Percent Weighing	Check Weighing	Totalization	Display Hold

Weighing

1. Press the **Zero/On** button to turn the balance on.
2. Select Weighing (this application is the default) by pressing & holding **Mode** key.
3. Press **Tare** or **Zero** if necessary to begin.
4. Place objects on the pan to display the weight. When stable, the * appears. The display shows the resulting value of the sample.

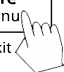MENU STRUCTURE

<u>Sub-Menus</u>	<u>C.a.l</u>	<u>S.e.t.u.p</u>	<u>M.o.d.e</u>	<u>U.n.i.t</u>	<u>E.n.d</u>
<p><i>User Menu Items:</i></p> <div style="display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Tare Menu</div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>Long press - Enter menu</p> <p>Yes  Short press - Accept</p> <p>No/Back  Short press - Go to Next/Prev. menu</p> <p>Exit  Short press - Exit menu</p>	<p><i>Span</i> <i>Lin</i></p> <p><i>End</i></p>	<p><i>Reset</i> Yes/No <i>Filter</i> <i>Low/Med/High</i> <i>AZT</i> 0.5/1/3/Off <i>StableRange</i> 0.5/1/2/5 <i>Backlight</i> Off/On/Auto <i>Auto Tare</i> Off/On/On-acc <i>Auto Off</i> Off/1/5/10</p> <p><i>End</i></p>	<p><i>Reset</i> Yes/No <i>Weighing</i> On/Off <i>Counting</i> On/Off <i>Percent</i> On/Off <i>Check</i> On/Off <i>Totalize</i> On/Off <i>Hold</i> Disp/Peak/Off</p> <p><i>End</i></p>	<p><i>Reset</i> <i>g</i> <i>kg</i> <i>ct</i> <i>N</i> <i>oz</i> <i>ozt</i> <i>dwt</i> <i>lb</i> <i>lb:oz</i> <i>grn</i> <i>hkt*</i> <i>sgt*</i> <i>twt*</i> <i>t*</i> <i>tola/tical</i> <i>C</i> <i>End</i></p>	

Note: Bold fonts are default settings in the menus. * Only available in certain regions.

ADDITIONAL FEATURES


● **Connecting the Interface**

Use an optional interface connectivity kit to connect the balance either to a computer, printer or OHAUS auxiliary display.

Below Interface kit accessories are available:

RS232, USB Host, USB Device, Ethernet, Bluetooth*.


Interface connection on the rear of the balance:

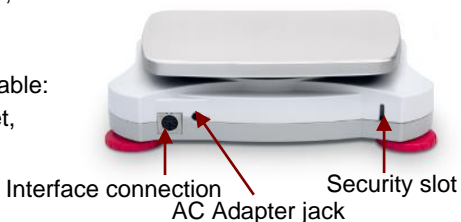

* Interface kits may vary according to local regulations



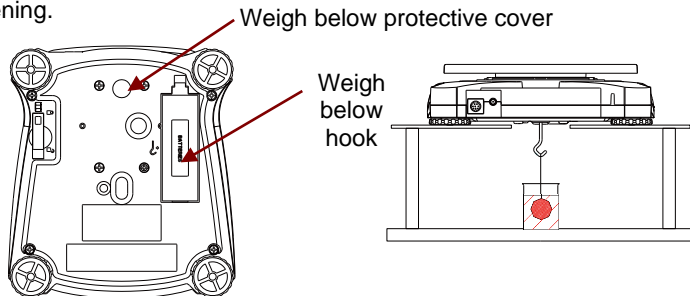

● **Weigh Below Hook**

The weigh below hook is located at the reverse side of the battery cover as shown. To use this feature, remove the red protective cover underneath for the weigh below opening.



COMPLIANCE

Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

Mark	Standard
	This product complies with the EU Directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2014/31/EU (NAWI). The EU Declaration of Conformity is available online at www.ohaus.com/ce .
	This product complies with the EU Directive 2002/96/EC (WEEE). Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com/weee .
	AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3
	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1

INSTRUCTION MANUAL

For more detailed information about the balance, please refer to the product instruction manual. The instruction manual can be obtained either by scanning the QR code or by going to the product page and from there download it. Go to www.ohaus.com to register your product's warranty.

Product Page: <http://www.ohaus.com/>

QR Code:



DESEMBALAJE



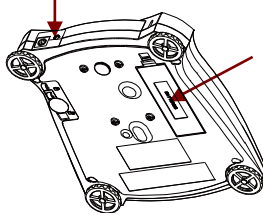
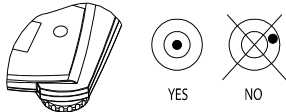
Retire cuidadosamente del embalaje la balanza Scout y cada uno de sus componentes. Guarde el material de embalaje en un lugar seguro para transportar la balanza posteriormente.

- Balanza
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía
- Plato
- Masa de calibración (solo para modelos de hasta 620 g de capacidad)
- Adaptador de CA y enchufe

SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Coloque la balanza sobre una superficie firme y con suficiente espacio. Evite el exceso de corrientes de aire, vibraciones, fuentes de calor o cambios bruscos de temperatura.

PREPARACIÓN PARA EL USO
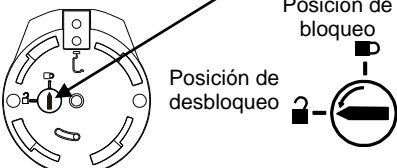
<p>Paso 1</p>	<p>Libere el bloqueo de transporte de color rojo ubicado en la sub-plataforma de la balanza</p> <p>Gire el puntero 90° en sentido antihorario.</p>	<p>Puntero de bloqueo de transporte</p> <p>Posición de bloqueo</p> <p>Posición de desbloqueo</p> 
<p>Paso 2</p>	<p>Instale el plato</p> <p><i>Plato rectangular:</i> Coloque el plato diagonalmente sobre la sub-plataforma y gire en sentido antihorario hasta que encaje.</p> <p><i>Plato redondo:</i> Colóquelo derecho hacia abajo sobre la sub-plataforma.</p>	
<p>Paso 3</p>	<p>Conecte la alimentación</p> <p>Conecte el adaptador de CA al conector de entrada de la balanza.</p> <p><i>Instalación de las baterías</i></p> <p>Instale las cuatro baterías "AA" (LR6, no incluidas) con la polaridad que se indica en el compartimento de baterías.</p>	<p>Conector de entrada de adaptador de CA</p> <p>Compartimento de baterías</p> 
<p>Paso 4</p>	<p>Nivele la balanza</p> <p>Nivele la balanza antes del uso ajustando las patas hasta que la burbuja de aire esté centrada</p>	 <p>YES NO</p>

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD




PRECAUCIÓN: Lea todas las advertencias de seguridad antes de instalar, hacer conexiones o efectuar reparaciones en este equipo. El incumplimiento de estas advertencias puede causar lesiones personales y/o daños a la propiedad. Conserve todas las instrucciones para referencia futura.

- Compruebe que el voltaje de la alimentación de CA local esté dentro del rango de entrada impreso en la etiqueta de especificaciones del adaptador de CA.
- Solo conecte el adaptador de CA a una toma compatible con conexión de tierra.
- Posicione el instrumento de tal forma que el adaptador de CA se pueda desconectar fácilmente de la toma de alimentación.
- Posicione el cable de alimentación de manera que no obstaculice el tránsito de las personas o cree un peligro de tropiezos.
- Utilice el equipo solo bajo las condiciones ambientales especificadas en las instrucciones del usuario.
- No opere el equipo en entornos peligrosos o explosivos.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica antes de realizar una limpieza o un mantenimiento.
- La reparación del equipo solo debe ser realizada por personal autorizado.

CONTROLES

- **Funciones de los botones**

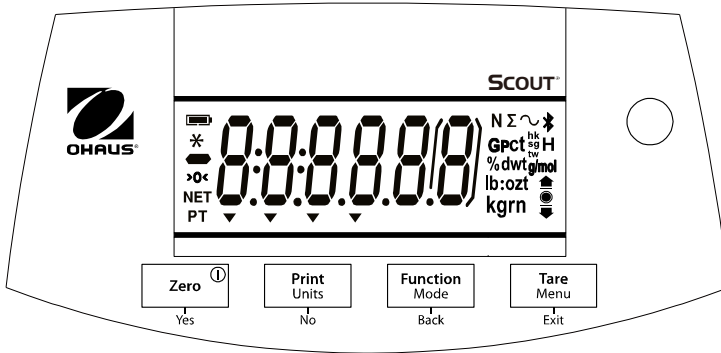

Botón	Zero [Ⓛ] Yes	Print Units No	Function Mode Back	Tare Menu Exit
Pulsación breve	Zero/On Enciende la balanza; Si la balanza está encendida, ajusta el cero	Print Inicia la impresión	Function Inicia un modo de aplicación	Tare Tara
Pulsación larga	Off Apaga la balanza	Units Cambia la unidad de pesaje	Mode Cambia el modo de aplicación	Menu Entra al menú de usuario
Pulsación breve Menú Función	Yes Acepta el valor actual	No Avanza al siguiente menú o ajuste	Back Va al elemento de menú anterior	Exit Sale del menú de usuario

CALIBRACIÓN

Cuando la balanza se opera por primera vez, se recomienda una calibración para garantizar la precisión de los resultados de pesaje. Con la balanza encendida:

Paso 1	Presione y mantenga presionado Menu hasta que aparezca [MENU] (Menu).
Paso 2	Suelte el botón, la pantalla mostrará [C.A.L.].
Paso 3	Pulse Yes para aceptar. [SPAN] se mostrará a continuación.
Paso 4	Pulse Yes para comenzar la calibración de rango. La lectura de cero se guarda automáticamente.
Paso 5	Coloque la masa especificada de calibración de rango en el plato. Pulse No para seleccionar un peso alternativo. Se mostrará [--C--] mientras la lectura se guarda. La pantalla mostrará [done] si la calibración se ha realizado con éxito. La balanza vuelve al modo de aplicación anterior y está lista para su uso.

OPERACIÓN Y APLICACIONES

La balanza puede configurarse para operar en uno o más modos de aplicación. Presione y mantenga presionada la tecla **Mode** para seleccionar el modo de aplicación.

La balanza Scout SPX incorpora las siguientes aplicaciones:

[WEIGH]	[Count]	[PERcent]	[CHECK]	[total]	[Hold]
Pesaje	Recuento de piezas	Pesaje en porcentaje	Pesaje de comprobación	Totalización	Retención de valor en display

Pesaje

1. Pulse el botón **Zero/On** para encender la balanza.
2. Seleccione la aplicación de pesaje (aplicación predeterminada) pulsando y manteniendo presionada la tecla **Mode**.
3. Si fuera necesario, pulse **Tare** o **Zero** para comenzar.
4. Coloque objetos sobre el plato para ver el peso. Cuando la medición está estable, aparece * en la pantalla. La pantalla muestra a continuación el peso resultante de la muestra.

ESTRUCTURA DEL MENÚ

<u>Sub-Menus</u>	<u>C.a.l</u>	<u>S.e.t.u.p</u>	<u>M.o.d.e</u>	<u>U.n.i.t</u>	<u>E.n.d</u>
<p><i>User Menu</i> <i>Items:</i></p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;"> Tare Menu Exit </div> <div> <p>Pulsación larga – Entrar al menú</p> <p>Yes Pulsación breve - Aceptar</p> <p>No/Back Pulsación breve Ira al menú Next/Prev.</p> <p>Exit Pulsación breve</p> </div> </div>	<p><i>Span</i> <i>Lin</i></p> <p style="text-align: center;"><i>End</i></p>	<p><i>Reset</i> <i>Yes/No</i></p> <p><i>Filter</i> <i>Low/Med/High</i> <i>AZT</i> 0.5/1/3/Off <i>StableRange</i> <i>0.5/1/2/5</i> <i>Backlight</i> <i>Off/On/Auto</i> <i>Auto Tare</i> <i>Off/On/On-acc</i> <i>Auto Off</i> Off/1/5/10</p> <p style="text-align: center;"><i>End</i></p>	<p><i>Reset</i> <i>Yes/No</i></p> <p><i>Weighing</i> On/Off</p> <p><i>Counting</i> On/Off</p> <p><i>Percent</i> On/Off</p> <p><i>Check</i> On/Off</p> <p><i>Totalize</i> On/Off</p> <p><i>Hold</i> Disp/Peak/Off</p> <p style="text-align: center;"><i>End</i></p>	<p><i>Reset</i> <i>g</i> <i>kg</i> <i>ct</i> <i>N</i> <i>oz</i> <i>ozt</i> <i>dwt</i> <i>lb</i> <i>lb:oz</i> <i>grn</i> <i>hkt*</i> <i>sgt*</i> <i>twt*</i> <i>t*</i> <i>tola/tical</i> <i>C</i></p> <p style="text-align: center;"><i>End</i></p>	

Nota: Las letras en negrita son los valores predeterminados en el menú.

OPCIONES ADICIONALES

● **Conexión de la interfaz**

Utilice un kit de conectividad de interfaz opcional para conectar la balanza, ya sea a una computadora, a una impresora o a una OHAUS pantalla auxiliar.



A continuación se indican los accesorios de kit de interfaz que están disponibles: RS232, Host USB, Dispositivo USB, Ethernet, Bluetooth*.

* Los kits de interfaz pueden variar de acuerdo a las regulaciones locales

● **Gancho para peso colgante**



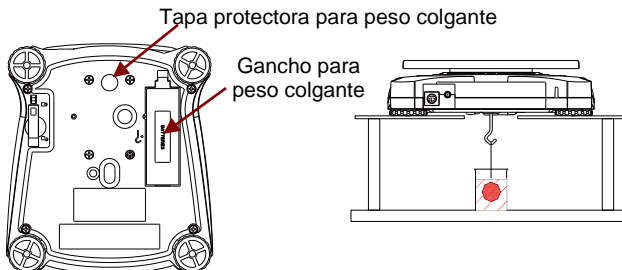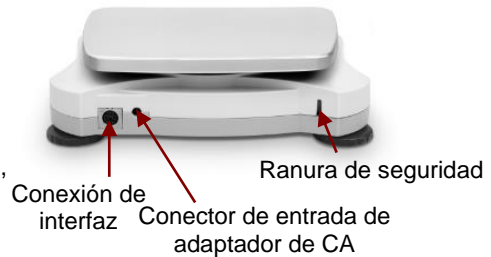

El gancho para peso colgante está situado en el reverso de la tapa de la batería como se muestra a continuación. Para utilizar esta función, quite la tapa protectora de color rojo debajo para acceder a la abertura del peso colgante.

Conexión de interfaz en la parte trasera de la balanza:



CUMPLIMIENTO

El cumplimiento de las siguientes normas se indica mediante el marcado correspondiente en el producto.

Marca	Estándar
	Este producto cumple las directivas de la UE 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) y 2014/31/UE (NAWI). La Declaración de Conformidad de la UE está disponible en línea en www.ohaus.com/ce .
	Este producto cumple la directiva de la UE 2002/96/EC (WEEE). Deseche este producto de acuerdo con las normativas locales en el punto de recogida indicado para los equipos eléctricos y electrónicos. Para ver las instrucciones para su desecho en Europa, consulte www.ohaus.com/weee .
	AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3
	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para obtener información más detallada sobre la balanza, consulte el manual de instrucciones del producto. El manual de instrucciones puede obtenerse escaneando el código QR o descargando el manual desde la página de producto de la balanza Scout SPX. Vaya a www.ohaus.com para registrar la garantía de su producto.

Página del producto: <http://www.ohaus.com/>

Código QR:



DÉBALLAGE



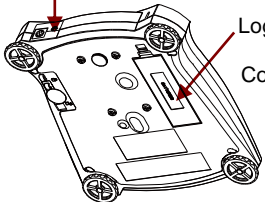
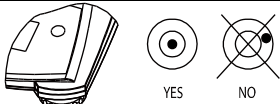
Retirer avec soin la balance Scout et chacun des éléments de l'emballage. Remiser l'emballage afin de garantir un entreposage en sécurité et un transport ultérieur.

- Balance
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- Plateau
- Masse d'étalonnage (uniquement pour les modèles jusqu'à 620 g de capacité)
- Adaptateur pour courant alternatif et prise de courant

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Disposer sur une surface stable avec un espace suffisant. Éviter les courants d'air excessifs, les vibrations, les sources de chaleur ou des changements rapides de température.

PRÉPARATION POUR L'UTILISATION
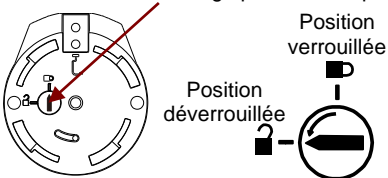
<p>Étape-1</p>	<p>Déverrouiller le verrou de transport rouge sur le socle de la balance</p> <p>Tourner l'indicateur de 90° dans le sens antihoraire.</p>	<p>Indicateur de verrouillage pour le transport</p> 
<p>Étape-2</p>	<p>Installer le plateau</p> <p><i>Plateau rectangulaire</i> : Placer diagonalement sur le socle et faire pivoter dans le sens antihoraire jusqu'au verrouillage.</p> <p><i>Plateau circulaire</i> : Placer directement sur le socle.</p>	
<p>Étape-3</p>	<p>Raccorder l'alimentation électrique</p> <p>Raccorder l'adaptateur CA au connecteur femelle de la balance.</p> <p><i>Installation des piles</i></p> <p>Installer les quatre piles « AA » (LR6) (non incluses) en respectant la polarité comme indiqué dans le logement des piles.</p>	<p>Connecteur femelle CA</p> <p>Logement des piles</p> <p>Compartment</p> 
<p>Étape-4</p>	<p>Vérifier le niveau de la balance</p> <p>Vérifier le niveau de la balance avant utilisation par réglage des pieds jusqu'à centrer la bulle d'air.</p>	

MESURES DE SÉCURITÉ




ATTENTION : Lire tous les avertissements de sécurité avant d'installer, de raccorder ou d'entretenir cet équipement. Ne pas se conformer à ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Conserver toutes les instructions pour consultation future.

- Vérifier que la tension de l'alimentation électrique CA locale correspond à la plage d'alimentation imprimée sur l'étiquette de l'adaptateur CA.
- Uniquement raccorder l'adaptateur CA à une prise avec mise à la terre.
- Positionner l'équipement de façon à ce que l'adaptateur CA puisse facilement être débranché de la prise.
- Positionner le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne représente pas un obstacle potentiel ou un risque de coupure.
- Ne faire uniquement fonctionner l'équipement que dans les conditions ambiantes décrites dans les instructions d'utilisation.
- Ne pas faire fonctionner l'équipement dans des environnements dangereux ou explosibles.
- Débrancher l'équipement de l'alimentation électrique avant nettoyage ou entretien.
- Il est nécessaire que l'entretien ne soit réalisé que par du personnel autorisé.

COMMANDES

Fonctions des boutons

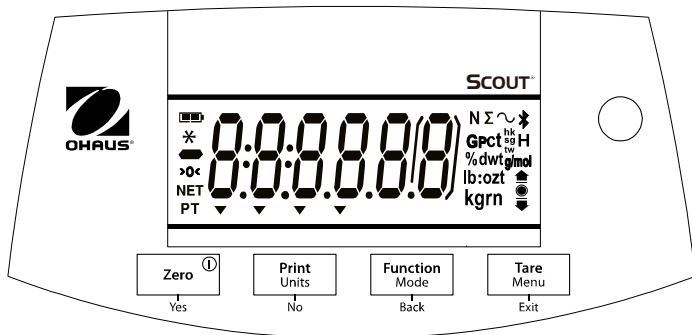

Bouton	Zero ^① Yes	Print Units No	Function Mode Back	Tare Menu Exit
Pression brève	Zero/On Mise en service de la balance; Si la balance est sur On, remise à zéro	Print Déclenche l'impression	Function Déclenche un type d'application	Tare Tare
Pression longue	Off Mise à l'arrêt de la balance	Units Modifie les unités de mesure	Mode Modifie le type d'application	Menu Entrée dans le menu utilisateur
Pression brève (Menu Fonction)	Yes Accepter le réglage actuel	No Avancer vers le menu ou réglage suivant	Back Revenir au point précédent du menu	Exit Quitter le menu the user utilisateur

CALIBRATION

Un étalonnage est recommandé lors de la première utilisation de la balance pour s'assurer de la précision des pesées. Balance en marche:

Étape-1	Appuyer et maintenir Menu jusqu'à ce que [MENU] (Menu) soit affiché.
Étape-2	Relâcher le bouton, l'affichage indique [C.A.L.] .
Étape-3	Appuyer Oui pour accepter. [SPRN] est alors affiché.
Étape-4	Appuyer Oui pour commencer l'étalonnage de l'intervalle externe. La valeur zéro est enregistrée automatiquement.
Étape-5	Disposer la masse spécifiée pour l'étalonnage de l'intervalle externe sur le plateau. Appuyer Non pour sélectionner un autre poids. [--C--] est affiché lors de l'enregistrement de la valeur. L'affichage indique [done] si l'étalonnage est réussi. La balance revient au type d'application précédente et est prête à être utilisée.

FONCTIONNEMENT et APPLICATIONS

On peut paramétrer la balance pour fonctionner suivant une ou plusieurs types d'application. Appuyer et maintenir la touche **Mode** pour sélectionner le type d'application. La balance Scout SPX comprend les applications suivantes:

[WEIGH]	[COUNT]	[PERCENT]	[CHECK]	[TOTAL]	[HOLD]
Weighing	Parts Counting	Percent Weighing	Check Weighing	Totalization	Display Hold

Pesée **[WEIGH]**

1. Appuyer sur le bouton **Zéro/Marche** pour mettre la balance en marche.
2. Sélectionner Pesée (application par défaut) en appuyant et maintenant la touche **Mode**.
3. Appuyer **Tare** ou **Zéro** le cas échéant pour commencer.
4. Disposer les objets sur le plateau pour afficher le poids. Une fois stabilisé, le symbole * est affiché à l'écran. L'écran indique ensuite le poids de l'échantillon.

ORGANISATION DU MENU

<u>Sub-Menus</u>	<u>C.a.l</u>	<u>S.e.t.u.p</u>	<u>M.o.d.e</u>	<u>U.n.i.t</u>	<u>E.n.d</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"> Tare Menu Exit </div> Pression longue - Entrer menu	Span Lin	Reset Yes/ No	Reset Yes/ No	Reset g	
Yes		Filter Low/ Med /High AZT 0.5 /1/3/Off StableRange 0.5/ 1 /2/5 Backlight Off/ On / Auto	Weighing On /Off Counting On /Off Percent On /Off Check On /Off	kg ct N oz dwt lb lb:oz	
No/Back		Auto Tare Off / On / On-acc Auto Off Off /1/5/10	Totalize On /Off Hold Disp /Peak/Off	hkt* sgt* twt* t* tola/tical C	
Exit				End	
Pression brève - Accepter					
Pression brève - Aller menu Suiv./Préc					
Pression brève Sortie menu	End	End	End	End	

Note : Les polices de caractères gras sont réglées par défaut dans les menus.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES


● Interface de connexion

Utiliser une interface de connexion en option pour connecter la balance soit à un ordinateur, une imprimante ou un OHAUS écran.

Ci-dessous les accessoires de l'interface de connexion disponibles :

RS232, USB Host, Clef USB, Ethernet, Bluetooth*.

Interface de connexion à l'arrière de la balance:

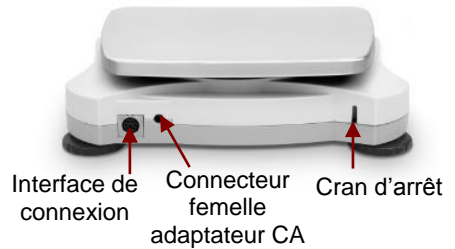


* L'interface de connexion peut varier selon les réglementations locales


● Pesée sous crochet

La pesée sous crochet se situe sur la face opposée du capot du logement des piles comme indiqué ci-dessous. Pour utiliser cet accessoire, ôter la couverture de protection rouge pour l'ouverture de la pesée suspendue.

La couverture de protection de la pesée suspendue.

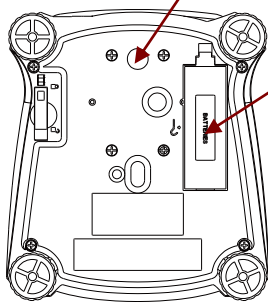



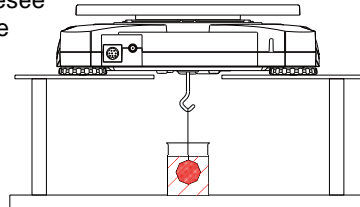

Crochet de pesée suspendue



CONFORMITÉ

La conformité en vertu des normes suivantes est indiquée par les logos apposés sur le produit

Logo	Norme
	Le présent produit est conforme aux Directives 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) et 2014/31/UE (NAWI). La déclaration de conformité UE est disponible en ligne sur le site www.ohaus.com/ce .
	Le présent produit est conforme à la Directive 2002/96/CE (WEEE). Éliminer ce produit conformément aux réglementations locales au point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques. Pour les instructions relatives à l'élimination de ce produit en Europe, se reporter au site www.ohaus.com/weee .
	AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3
	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Pour de plus amples informations sur la balance, se reporter au manuel d'instructions. On peut obtenir le manuel d'instructions soit par balayage du code QR code ou en se rendant sur la page produit Scout SPX pour le télécharger.

Se rendre sur www.ohaus.com pour enregistrer la garantie du produit.

Page produit:

<http://www.ohaus.com/>

QR Code:





Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 973 377 9000
Fax: +1 973 944 7177

With offices worldwide / Con oficinas en todo el mundo / Avec des bureaux partout
dans le monde / Con uffici in tutto il mondo
www.ohaus.com



P/N **30269068 E** © 2019 Ohaus Corporation, all rights reserved / todos los
derechos reservados / tous droits réservés / tutti i diritti riservati